



**RÚBRICA CORTES HISTOLÓGICOS (PCT)**

ALUMNO/A:		FECHA:		
CATEGORÍA	ITEMS	SI	NO	
<b>APARIENCIA PROFESIONAL (%)</b>	Bata abrochada (%)			
	Pelo recogido (%)			
	Calzado adecuado (%)			
<b>USO DE EPIS (%)</b>	Uso de guantes			
	Trabaja de forma segura: - Uso de mascarilla y gafas (si son necesarias). - Retira todo aquello que pueda molestar. - Abre ventanas - Usa el extractor con la persiana subida			
<b>REGISTRO DE LA MUESTRA Y TALLADO (%)</b>	Prepara hoja de registro, lápiz, bisturí, peso, calibre, pinzas de disección, casete identificado			
	Realiza el proceso de forma ordenada			
	Deja el lugar de trabajo recogido.			
	Limpia todo el material utilizado			
<b>PREPARACIÓN DE REACTIVOS (%)</b>	Interpreta el protocolo correctamente			
	Realiza los cálculos correctamente. (%)			
	Prepara el material. (%)	Com pleto	Falta:	
	Realiza procedimientos de pipeteo y pesada correctamente (%)			
	Etiqueta correctamente cada reactivo			
	Conservación de reactivos de forma adecuada			
<b>FIJACIÓN DE LA MUESTRA (%)</b>	Vierte suficiente fijador			
	Primero vierte un poco fijador y a continuación la muestra			
	Cambia el fijador cuando es necesario.			
<b>USO DEL PROCESADOR (%)</b>	Conoce los líquidos que hay en cada cuba			
	Comprueba la graduación/suciedad de los alcoholes			
	Comprueba el nivel de los alcoholes			
	Uso del procesador	Encender y apagar		
		Subir /bajar tapa		
Mover el cestillo				



Procesamiento citológico y tisular

		Poner en marcha	
<b>ELIMINACIÓN DE RESIDUOS (%)</b>	Toma las precauciones adecuadas		
	Utiliza el contenedor apropiado		
<b>ELABORACIÓN DE BLOQUES (%)</b>	Previamente enciende placa térmica y de frío. (5%)		
	Coloca pinzas para calentamiento de punta (5%)		
	Moldes metálicos previamente calentados (10%)		
	Orienta la pieza ¿qué cara cortamos primero? (30%)		
	Realiza la técnica correctamente (50%)		
<b>CORTE DE BLOQUES (%)</b>	Prepara baño de flotación ¿temperatura? (%)		
	Prepara: pinzas, cuchilla, brocha, porta rotulado (%)		
	Comprueba la angulación de la cuchilla (%)		
	Desbasta bloque (%)		
	Utiliza seguros		
	Realiza la técnica correctamente. (%)		
	Pesca los cortes en portaobjetos previamente identificados. (10%)		
	Sabe manejar la placa térmica		
	¿Cuánto tiempo y a qué temperatura se fija la muestra?		